

BAD_123.2049

SEG Waage



Beschreibung

Diese robuste Waage mit Metallstativ ist ideal für Schülerübungen. Die Briefwaage kann durch Umlegen des Gegengewichts zwischen zwei Wägebereichen 0 - 250 g / 1 g bzw. 0 - 1000 g / 5 g umgeschaltet werden. Mit Hilfe des Hakens unterhalb der Waageschale können Unterflurmessungen vorgenommen werden.

Technische Daten

Wägebereich: 250 g bzw. 1000 gAblesbarkeit: 1 g bzw. 5 g

Abmessungen: 210 x 120 x 280 mm

• Gewicht: 600 g

Bedienung

Der Drehfuß wird ausgedreht. Die Waagschale wird auf den Lastarm gesteckt. Die Waage wird leer auf Null eingestellt, indem die Schraube in der Höhe verstellt wird, bis die Waage 0 g anzeigt.

Für Messungen bis 250 g muss das Gegenwicht nach oben geklappt werden, sodass nur ein kurzer Hebelarm wirkt. Die Masse wird auf der inneren Skala abgelesen.

Bei Messungen bis 1000 g muss sich das Gewicht in der ausgeklappten Stellung befinden für einen langen Hebelarm. Die Masse wird auf der äußeren Skala abgelesen.