


## Poire à pipeter 150mL

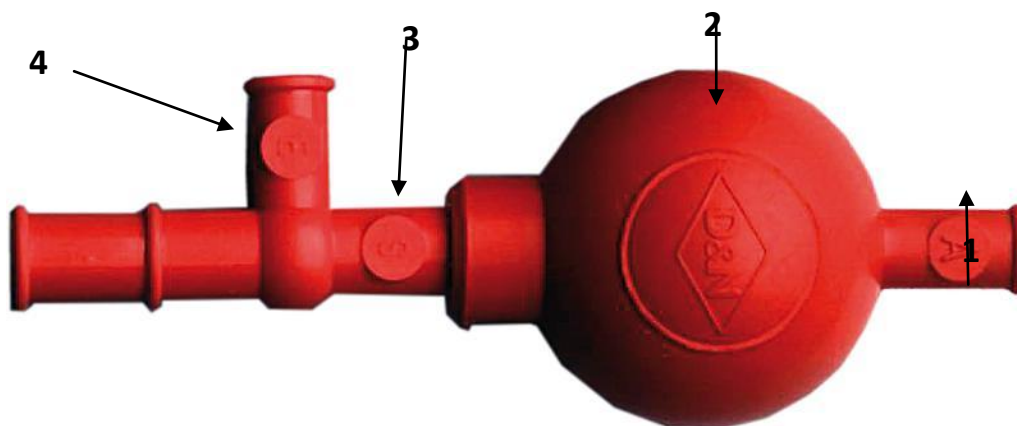

### Utilisation

- 1) Prendre la poire dans le creux de la main. A l'aide du pouce et de l'index, appuyer sur la valve A (1) et exercer une pression sur le ballon (2) afin d'évacuer l'air.
- 2) Avec le pouce et l'index, appuyer sur la valve S (3) pour recueillir la quantité de liquide souhaitée.
- 3) Pour écouler le liquide, appuyer avec le pouce et l'index sur la valve E (4).

### Précautions d'emploi

- Veiller à ne pas aspirer de liquide à l'intérieur de la poire.
- Ne pas trop enfoncer la poire.