


## Compteur de table analogique

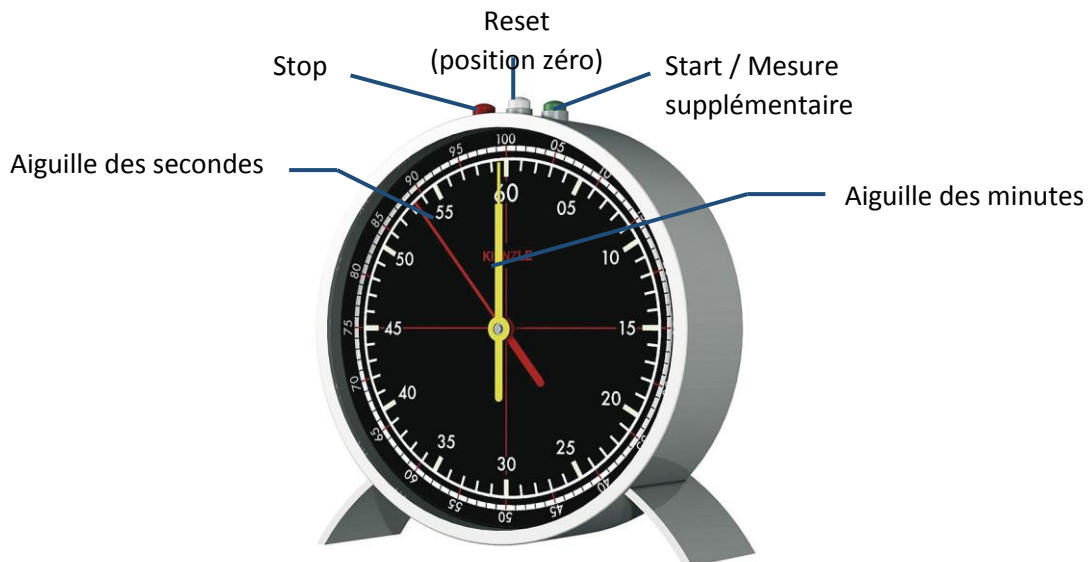

### UTILISATION

Ce compteur de table analogique a été conçu avec un mécanisme robuste grâce à son boîtier en aluminium. Le cadran est très lisible, l'index en blanc sur fond noir.

De part son mécanisme robuste, il arrive que la fonction RESET ne fonctionne pas toujours très bien. Pour procéder à la remise à zéro (Fonction RESET), suivez les étapes ci-dessous :

- Veuillez appuyer plusieurs fois sur le bouton START et le bouton STOP.
- Veuillez appuyer sur le bouton RESET. A présent, le bouton RESET devrait fonctionner.

### Mesure du temps :

Pour mesurer le temps, veuillez tourner la clé située au dos du compteur dans le sens antihoraire, si le mouvement n'est pas fluide. Après cela, vous pouvez commencer la mesure de temps.

### PRÉCAUTIONS

- (1) Le compteur de table analogique doit être placé sur un support solide et sûr pour éviter les dommages en cas de chute.
- (2) Éviter d'appuyer trop fort sur les boutons.
- (3) Éviter une exposition permanente de l'appareil au soleil, à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- (4) Veuillez ne pas forcer le mouvement des aiguilles si vous sentez une résistance.

Compteur de table analogique - Réf.1124083

Veillez noter que tous dommages sur le verre, le boîtier et/ou ceux causés par une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge par la garantie.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Affichage : 0 à 60 et 0 à 100.  
Dimensions : H 220 x L 209 mm, Ø 207 mm  
Poids : 900 g